

新鲜无菌脱纤维羊血使用说明书

【货号】 P-62

【用途】

1. 用于配置制成 MH 血琼脂;
2. 用于配置制成弯曲菌血琼脂 (WHO 方法);
3. 用于配置制成氯化钠血琼脂 (GB 标准);
4. 用于配置制成 0.6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆血琼脂 (GB、SN、FDA BAM、ISO 标准);
5. 用于配置制成含 5%-7%羊血的培养基, 例如血琼脂、哥伦比亚 CNA 琼脂等。

【规格】 100mL

【成分】

脱纤维羊血

【用法】

1. 无菌加入 P-62 新鲜无菌脱纤维羊血 5mL 至 100mL 高压灭菌冷后却至 50°C 的 CM177MH 血琼脂基础中, 混合均匀后制成 MH 血琼脂;
2. 无菌加入 P-62 新鲜无菌脱纤维羊血 5mL 至 100mL 高压灭菌冷后却至 50°C 的 CM184 弯曲菌血琼脂基础中, 混合均匀后制成弯曲菌血琼脂;
3. 无菌加入 P-62 新鲜无菌脱纤维羊血 (5%-10%) 至高压灭菌冷后却至 50°C 的 CM415 氯化钠血琼脂基础中, 混合均匀后制成氯化钠血琼脂;
4. 无菌加入 P-62 新鲜无菌脱纤维羊血 (7%) 至高压灭菌冷后却至 50°C 的 CM502 含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂或 CM502A 含 0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂中制成 7%羊血琼脂;
5. 无菌加入 P-62 新鲜无菌脱纤维羊血 (5%-7%) 至高压灭菌冷后却至 50°C 的对应培养基中, 制成含 5%-7%羊血的培养基。

【保存】

2°C-8°C避光保存 15 天。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。